

# TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

## en bolsa estéril whirl-pak NASCO Instructivo - Laboratorio IDC

---

1. Además de la bolsa estéril whirl-pak Nasco, se necesitarán otros implementos para la adecuada toma de la muestra. Estos son: un par de guantes estériles y un marcador.



2. Se debe identificar la muestra con el marcador escribiendo en la zona blanca, la siguiente información: Nombre de la granja

y lugar de toma de la muestra (Por ejemplo: Tanque de tratamiento, Tanque de galpón, Bebedero, Fuente, etc.)



3. Posteriormente se abre la bolsa rasgando la zona demarcada en su parte superior y halando las tiras blancas.




4. Se toma la muestra hasta el limite de la zona blanca donde se identificó la bolsa, asegurándose que el interior de la misma tenga contacto únicamente con el agua.



5. Luego, se debe cerrar la bolsa enrollando o doblando de forma ajustada el borde sobre si mismo varias veces, de forma que el aire en su interior le de firmeza a la muestra.



6. Se toman las lengüetas laterales y se realizan unos dobleces extras en estas zonas para finalmente entrecruzar y enrollar sus extremos. De esta forma se evitan fugas o pérdidas de agua, además de que se asegura que no entren impurezas en la bolsa.

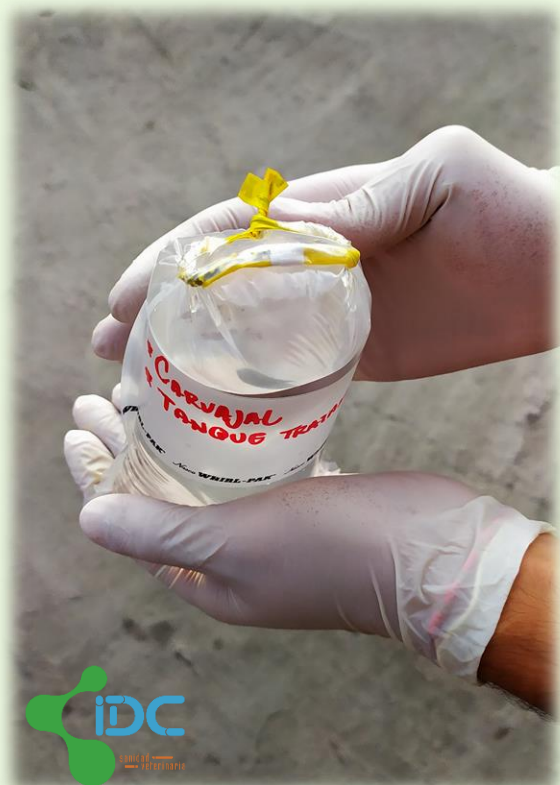

7. Por último, se pone la muestra en un contenedor junto con refrigerantes que aseguren la conservación de la muestra al momento de ser enviada a las instalaciones del Laboratorio IDC.

